


به نام خدا

- (۱) برای اتصال دستگاه به کامپیوتر از یک کابل رابط استفاده نمایید .
- (۲) موارد ذیل را در قسمت setting دستگاه آزمایشگاه تغییر دهید .

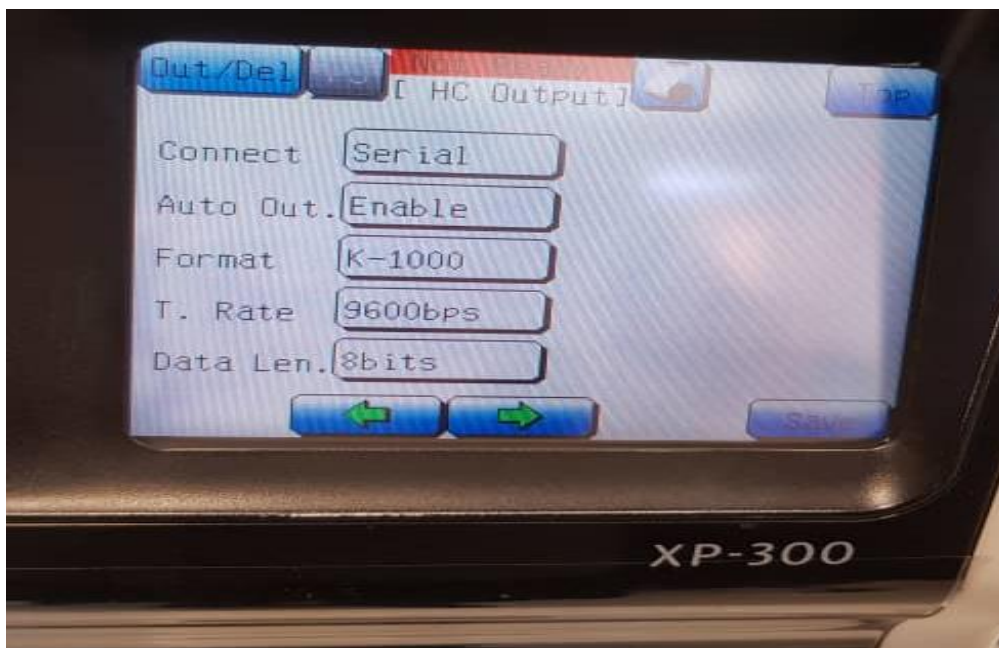


در صفحه بعدی تنظیمات که با فلش سبز دسترسی دارید مقادیر ذیل را نیز چک بفرمایید .

Parity :None

StopBit:One

(۳) در کامپیوتر pc متصل به دستگاه هم به قسمت control panel

Device Manager مراجعه کنید و از قسمت پورت ها نام پورت سریال خود را چنانچه Com ۵ نبود به Com ۵ تغییر دهید .

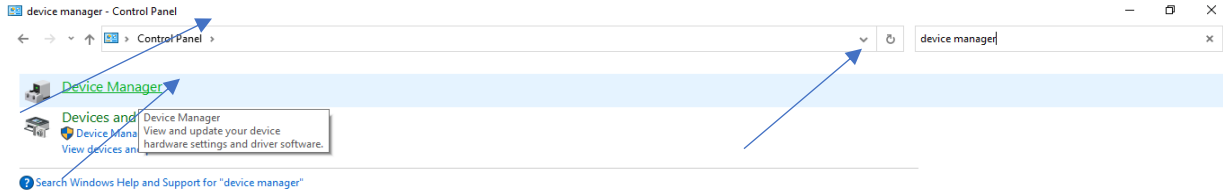

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

